






EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA PARA MICROBIOLOGÍA

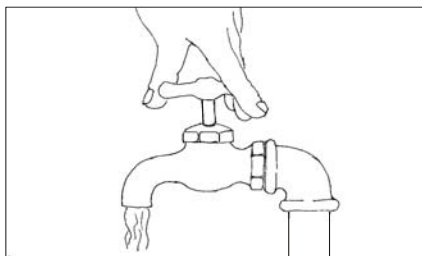


1 - Abrir la canilla y dejar correr agua durante algunos minutos

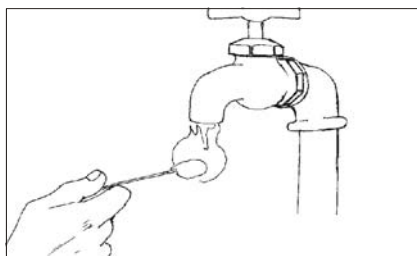


2 - Quemar la canilla mediante lámpara de soldar o hisopo empapado en alcohol

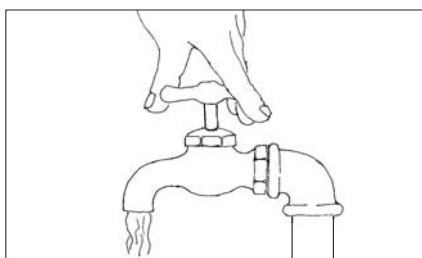


3 - Abrir y dejar correr agua.

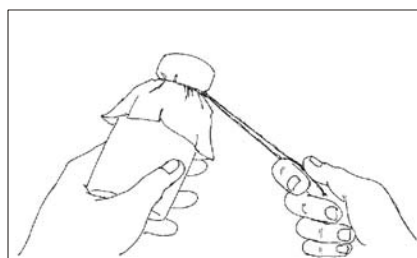


4 - Quitar la banda elástica que ajusta el casquete de papel

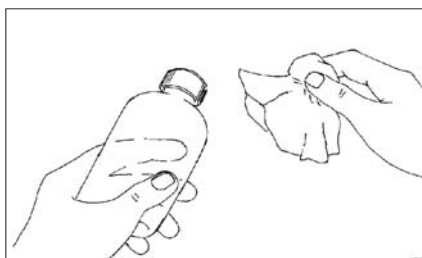


5 - Quitar el casquete de papel

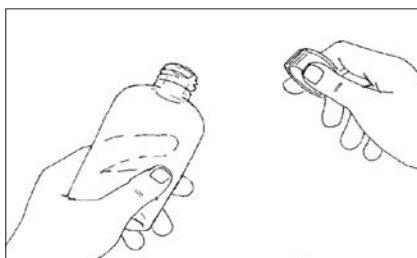

6 - Quitar el tapón y mantenerlo protegido para evitar que se contamine

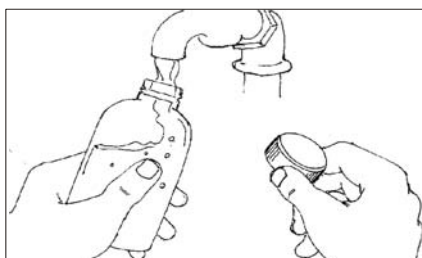

7 - Llenar el frasco hasta las 4/5 partes de su volumen

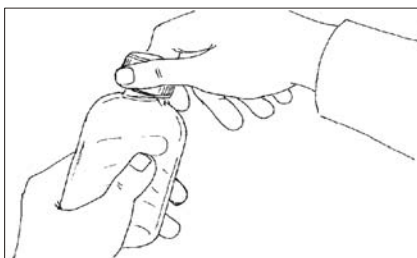

8 - Colocar inmediatamente el tapón y la etiqueta de identificación de la muestra